


# EvapoLess Slit / Sealing Sticker

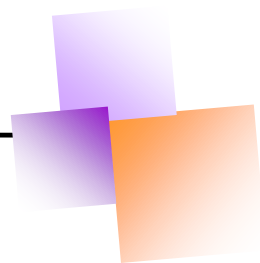


EvapoLess Slit / Sealing Sticker は、MonoSpinのウェルプレートタイプ『MonoSpin 96WP』やマイクロタイタープレートなどの96ウェルプレートに使用できるプレートシールです。

EvapoLess Slit は、スリット入りのプレートシールでオートサンプラーのニードルで打ち抜いてもスリットが再度シールをするため溶媒の揮発が抑えられ、再分析が可能なシールです。

Sealing Stickerは、接着面がエンボス加工されているため、オートサンプラーのニードルがシールを打ち抜いた際に粘着物がニードルに張り付くのを防止できます。

また、EvapoLess Slit / Sealing Sticker とともに、96ウェルプレートや384 ウェルプレートで使用することが可能です。

## EvapoLess Slit

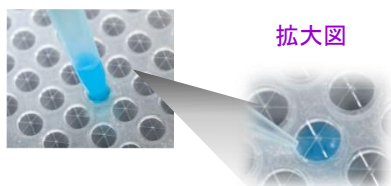


拡大図

### 【特長】

- ・セルフクロージング  
(打ち抜いてもシールが元に戻り溶媒の揮発を防止)
- ・ウェル上部はコンタミ防止のため、粘着剤フリー
- ・-80～100℃で使用可能

## Sealing Sticker

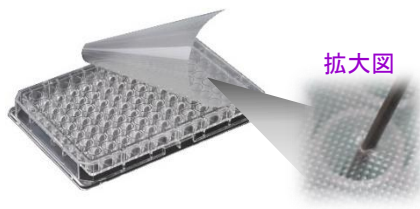

拡大図

### 【特長】

- ・有機溶媒耐性があり、高い気密性を誇る  
(DMSO、アセトニトリル、メタノールなど)
- ・剥がしやすく、糊残りが少ないため、連続打ち抜きが可能
- ・-80℃で保存可能なため、試料保存用として使用可能

品名	材質	入数(枚)	Cat.No.	価格
GLプレートシール EvapoLess Slit	PET、シリコン	100	5010-21950	42,000
GLプレートシール Sealing Sticker	ポリオレフィン	100	5010-21951	22,000

# 96角型ディープウェルプレート



## 【特長】

- ・プレート寸法はSBS規格に準拠しており、分注機の自動操作にも対応可能
- ・V底のウェル形状により、サンプルロスが低減
- ・ポリプロピレン製で、耐熱・耐寒性・耐溶媒性に優れている
- ・超親水性表面処理により、タンパク質・ペプチドの非特異吸着を抑制できる  
LBタイプもラインアップ


品名	材質	ウェル容量	型番	入数 (個)	Cat.No.	価格
MSプレート	ポリプロピレン	2.00 mL	SMST-0201	50	6045-00201	60,000
MSプレート <LBタイプ>	ポリプロピレン (親水性ポリマー)	2.00 mL	SMST-0801-LB	15	6045-00203	60,000

## ・タンパク質に対する吸着性

96角型ディープウェルプレート (MSプレート<LBタイプ>)と他社96ウェルプレートで、タンパク質に対する吸着性を比較しました。

### 評価方法

1. Angiotensin II、Ghrelinを  
0.1%ギ酸水に各濃度になるように  
溶解する。
2. 300 μLをウェルプレートに添加し、  
プレートシールを張り付ける。
3. 24時間 冷蔵保存後、HPLCにより  
面積値を確認した。

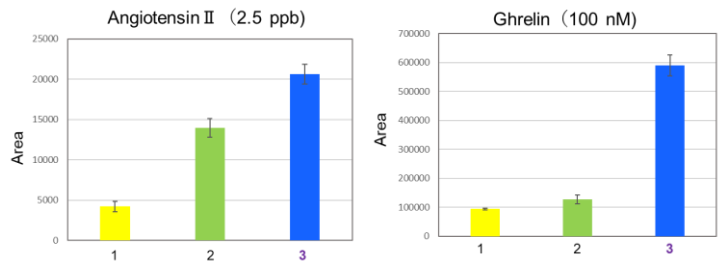

1: A社 96ウェルプレート  
2: B社 96ウェルプレート  
3: 低吸着96ウェルプレート

他社商品と比較をしても、MSプレートLBタイプはタンパク質に対して優れた低吸着性を示しました。




東京営業部	TEL.03(5323)6611	FAX.03(5323)6622
大阪支店	TEL.06(6220)0500	FAX.06(6220)0601
横浜支店	TEL.045(985)7900	FAX.045(985)7901
東北営業所	TEL.024(534)2191	FAX.024(536)1518
筑波営業所	TEL.029(858)3700	FAX.029(858)3780
北関東営業所	TEL.048(778)5001	FAX.048(778)5005
千葉営業所	TEL.043(248)2441	FAX.043(248)2485
名古屋営業所	TEL.052(931)1761	FAX.052(931)1814
広島営業所	TEL.082(233)1101	FAX.082(233)1110
九州営業所	TEL.092(738)6633	FAX.092(738)6636

総合技術センター	TEL.04(2934)2121	FAX.04(2934)2128
カスタマーサポートセンター	TEL.04(2934)1100	FAX.04(2934)3361
福島工場	TEL.024(533)2244	FAX.024(534)2139

- 掲載している価格には消費税が含まれていません。
- 改良のため、型式、価格、仕様などにつきましては予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本カタログに掲載している会社名および製品名は、それぞれ該当する各社の商標、または登録商標です。
- 本文中には TM および ® マークは明記していません。
- データに起因し、直接的または間接的に生じたいかなる損害に対しても、当社が責任を負うものではありません。また、記載事項につきましては、予告無しに改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

本社 〒163-1130 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号 新宿スクエアタワー30F  
TEL.03(5323)6611 FAX.03(5323)6622  
<https://www.gls.co.jp> E-mail:info@glsc.co.jp

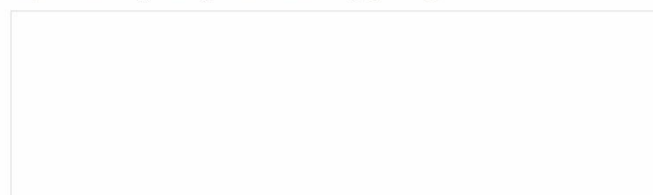

**安全に関するご注意**  
ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

本カタログの内容は、2023年1月時点のもの  
です。  
AA983-20190412PDF