

最小表示 1 μ g ~ / オートドア装備

電子天びん BA-T/BAシリーズ

AND
エーアンド・デイ



BA-T : カラー液晶表示 (タッチパネル)

BA : モノクロ液晶表示

全モデル : オートドア装備

BA-TE (BA-E) : 無風イオナイザー装備

1 μ g

0.01mg

4モデル

6モデル

全10モデル

BA-6TE

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備



BA-6E

- 最小表示 1 μ g / ひょう量 6.2g
- モノクロ液晶表示 / 無風イオナイザー装備



BA-225TE

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- カラー液晶表示 (タッチパネル) / 無風イオナイザー装備



BA-225

- 最小表示 0.01mg / ひょう量 220g
- モノクロ液晶表示

タッチパネル (BA-T)



IR センサ (赤外線センサ) :

スイッチに触れずに手をかざすだけでオートドアの開閉が可能

ログインキー : ログイン画面に切替

メニューキー : 感度調整 / キャリブレーションテスト / システム設定等

オートドア (全モデル)



定型作業の効率が大幅にアップ

- ・ オートドア開閉幅の設定が可能
最適な開閉幅により、外乱要因 (風や温度変化) の影響を最小限に抑え、高精度な計量を実現します
- ・ パーツ毎に分解可能で清掃がとても容易です

無風イオナイザー (BA-TE (BA-E))



4つの電極で強力除電可能

- ・ 風の出ない直流式なので粉体などの除電に最適
- ・ 長寿命の電極 : 約 10,000 時間 (5 時間稼働 / 日で約 5.5 年)

便利な機能

パスワード機能・天びんの内部設定、時計の設定を制限するセキュリティ機能

- ・BA：管理者 / 使用者 / ゲストの3段階
- ・BA-T：管理者 / 作業責任者 / 上級作業員 / 作業員の4段階

自動感度調整

USB ファンクション機能

- ・内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能
- ・一方向（クイック USB）：ドライバのインストールも不要で、PC に直接出力 従来のクイック USB を機能アップ
※アルファベットも出力可能なので、GLP 出力や統計演算出力にも対応
- ・双方向通信（コマンド入力）：データ処理ソフト WinCT でのデータ取得が可能
※ドライバのインストールが必要です

ネット / グロス / テア出力

- ・ゼロ設定と風袋引きを別々に行う事ができ、ネット（正味量）、グロス（総量）、テア（風袋量）のデータ出力が可能

仕様

	BA-6TE	BA-6E	BA-6DTE	BA-6DE	BA-225TE	BA-225	BA-225DTE	BA-225D	BA-125DTE	BA-125D
表示方法	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶	カラー液晶 (タッチパネル)	モノクロ液晶
無風イオナイザー	○	○	○	○	○	別売	○	別売	○	別売
オートドア	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ひょう量	6.2g				220g			120g		
最小表示	1μg		1μg(0~2.1g) 0.01mg(2.1~6.2g)		0.01mg		0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~220g)		0.01mg(0~51g) 0.1mg(51~120g)	
繰り返し性 標準偏差(測定点)	0.001mg(1g) 0.003mg(6g)		0.0025mg(1g) 0.01mg(6g)		0.015mg(50g) 0.03mg(200g)		0.025mg(50g) 0.1mg(200g)		0.03mg(50g) 0.1mg(100g)	
最小計量値(参考値)	1.8mg		4mg		20mg		32mg		50mg	
直線性	±0.010mg		±0.010mg ±0.02mg		±0.15mg		±0.20mg			
計量モード	g・mg (グラム) / pcs (個数) / % (パーセント) / ct (カラット〈宝石用〉) / mom (もんめ〈真珠用〉)									
標準価格(税抜)	¥1,300,000	¥1,100,000	¥1,200,000	¥1,000,000	¥700,000	¥500,000	¥600,000	¥400,000	¥500,000	¥350,000
JAN コード	4981046197793	4981046197786	4981046197878	4981046197779	4981046197809	4981046197816	4981046197847	4981046197830	4981046197854	4981046197823
商品コード	BA6TE	BA6E	BA6DTE	BA6DE	BA225TE	BA225	BA225DTE	BA225D	BA125DTE	BA125D

別売品	型名	標準価格(税抜)
マルチプリンタ	AD-8127	¥65,000
ミニプリンタ	AD-8126	¥48,000
環境口ガー	AD-1687	¥40,000
計量データロガー(ポケットロガー)	AD-1688	¥18,000
Bluetoothコンバータ(PC接続用)	AD-8529PC-W	¥26,000
Bluetoothコンバータ(プリンタ接続用)	AD-8529PR-W	¥26,000
プラグ付きフットスイッチ(プリント用)	AX-SW137-PRINT	¥10,000
プラグ付きフットスイッチ(リゼロ用)	AX-SW137-REZERO	¥10,000
無風イオナイザー	AX-ION-25	¥75,000
外部 IR スイッチ(イオナイザー用)	AX-IR-SWITCH	¥15,000
放電電極ユニット(イオナイザー用4個セット)	AX-BM-NEEDLESET	¥5,000
ACアダプタ	AX-TB285	¥4,000

Discover Precision

AND 株式会社 **イー・アンド・デイ**

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目23番14号
TEL.03-5391-6128(直) FAX.03-5391-6129

■札幌出張所 TEL.011-251-2753(代) FAX.011-251-2759
■仙台営業所 TEL.022-211-8051(代) FAX.022-211-8052
■宇都宮営業所 TEL.028-610-0377(代) FAX.028-633-2166
■東京北営業所 TEL.048-592-3111(代) FAX.048-592-3117
■東京南営業所 TEL.045-476-5231(代) FAX.045-476-5232
■静岡営業所 TEL.054-286-2880(代) FAX.054-286-2955
■名古屋営業所 TEL.052-726-8760(代) FAX.052-726-8769
■大阪営業所 TEL.06-7668-3900(代) FAX.06-7668-3901
■広島営業所 TEL.082-233-0611(代) FAX.082-233-7058
■福岡営業所 TEL.092-441-6715(代) FAX.092-411-2815



安全上のご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

<https://www.aandd.co.jp/>

Windows、Windows Vista、Excel、Wordは米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。

※外観及び仕様は改良の為、お断りなく変更する場合があります。 ●本カタログの内容は2021年5月現在のものです。

※本カタログは事業者向けです。

*BAT/BA-ADJT-01-S11-21505PP