

HAMILTON

HAMILTON COMPANY

P.O. BOX 10030

RENO, NEVADA 89520-0012 U.S.A.

TELEPHONE +1-775-858-3000

TOLL-FREE 800-648-5950

FAX +1-775-856-7259

お客様各位

Nueros Syringe ニードルの長さ調整についてのご案内

対象製品 : 65459-02, 2.0 μ L, Nueros Syringe, Model 7002 KH, 30 gauge, point Style 4

65457-02, 0.5 μ L, Nueros Syringe, Model 7000.5 KH, 32 gauge, point Style 4

65458-02, 1.0 μ L, Nueros Syringe, Model 7001 KH, 32 gauge, point Style 4

上記の製品に関しまして、ニードルスリーブを0 mmに合わせてもスリーブからニードルが露出する場合があります。不良品ではございませんので、露出させるニードルの長さを確認するには、カリパス、もしくはマイクロメーターをご使用いただくことをお勧めいたします。


Sincerely,



Mark Carrier
Chromatography Market Segment Manager
Hamilton Company

Neuros Syringe PST-4針先調整に関して

<スリーブを0 mmに合わせた状態>

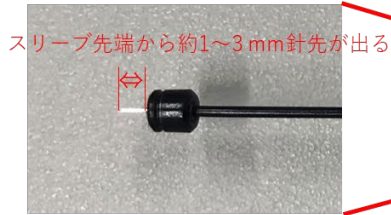

針先の長さ設定手順

1. ナットを緩める。
2. アダプター内のスリーブを0 mmに合わせる。
3. スリーブ先端からとび出た針先の長さを測る。
4. スリーブをアダプター内部に入れて針先長さを調整する際に3で測った長さの分だけ手前で止める。
5. ナットを締める。

例：針先の長さを1 cm (10 mm) にしたい

⇒ スリーブ先端から2 mm針先が出ていた場合、スリーブを8 mmのところまで止める。