

## サンプリングの Total Solution

ターンキー・サンプラー

# Turn Key Sampler

特許取得済

## ターンキー・サンプラーは サンプリング時の様々なニーズに対応可能！

サンプルの秤量に  
手間がかかる

サンプリングを  
簡便に実施したい

検査工程を  
自動化・省力化したい

### キットの特徴

- 同じ容器でサンプリングからビーズ破碎までできる、オールインワンタイプのキットです！
- 天秤での秤量なしに一定量のサンプリングが可能です。



#### キャップ

- ・キャップをつけて保存可能

#### ホルダ

- ・高い嵌合性で漏れにくい。
- ・チューブと同色(透明)で採取棒と区別しやすい。

#### ビーズ

- ・破碎用ビーズがオールインワン。



#### 採取棒

- ・取っ手付き。
- ・簡易的な秤量採取が可能。




#### チューブ容器

- ・遠心機にも対応。
- ・採取棒からサンプルを遠心で回収可能なためロスが少ない。
- ・側面に滑り止めがあり作業向上。

### サンプル採取方法

採取から保存まで手を汚すことはありません。


1 ホルダを装着。

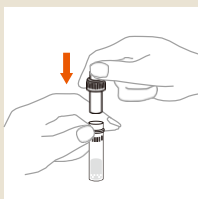


2 採取棒でサンプルを採取。




3 チューブに装着し転倒混和。

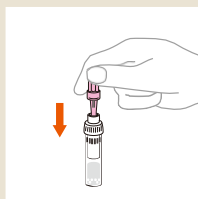

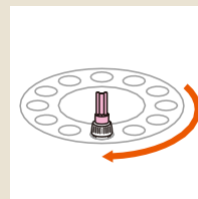

4 遠心でサンプルを底に落とします。

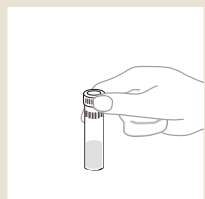

5 キャップを付けて保存。



製品名	Turn Key Sampler	
Cat No.	TF01	TF02
		
採取量	60mg	15mg
採取対象	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糞便(代謝物測定)</li> <li>・ゼリーその他固形物</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・糞便(フローラ測定)</li> </ul>
キット内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採取棒</li> <li>・ビーズ入りチューブ</li> <li>・キャップ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・採取棒</li> <li>・ビーズ入りチューブ</li> <li>・キャップ</li> <li>・固定液</li> </ul>

■ 価格については販売店へお問い合わせください。


#### 導入利用例



けんかつ  
どうぶつ健活

アニコムグループ内での大量測定実績があります。

※どうぶつ健活とは、アニコム損害保険株式会社の販売するペット保険の付帯サービスです。

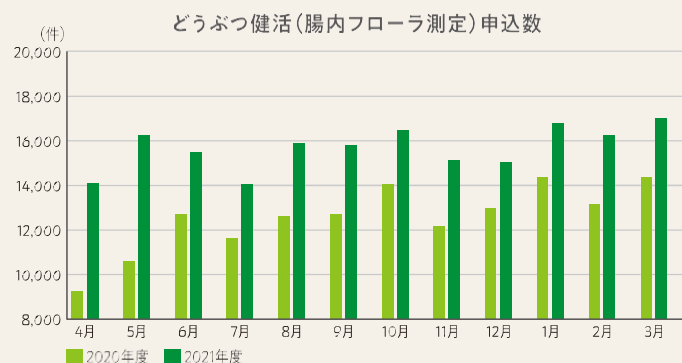

通常の遠心分離機に対応したチューブ形状なので  
検査工程自動化も容易になります！

販売元

**ジェエルサイエンス株式会社**

〒163-1130 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー30F

TEL.03-5323-6611 FAX.03-5323-6622

<https://www.gls.co.jp>

- 型式価格、仕様について予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本チラシに掲載している会社名、製品名はアニコム社の商標となります。
- データに起因し直接もしくは間接的に生じたいかなる損害に対しても当社が責任を負うものではありません。また記載事項につきましては予告なしに改定する場合がありますので、あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

販売店、代理店