

新発売

遠心分離で簡単前処理

# AdvanceBio スピンカラム

Agilent AdvanceBio スピンカラムは、タンパク質やオリゴヌクレオチドのサンプルマトリックスから過剰な塩や不要な低分子を簡単かつ迅速に除去したり、異なるバッファ条件間でサンプルマトリックスを交換したりすることができます。

## Step 1

### 保存用緩衝液を遠心で除去

キャップを外し、付属の廃液用チューブを使用



## Step 2

### 緩衝溶液。あるいは水を添加

サンプルマトリックスを交換したい溶媒を充填させ、遠心する工程を1~3回繰り返す。

## Step 3

### サンプルを添加

付属のサンプル捕集チューブに付け替えてから遠心。塩や小さな低分子はカラムに残ったまま、大きい分子を捕集可能



キャンペーン対象製品 定価より **20%OFF**

部品番号	品名	個数	価格 (円、税別)
1980-1104	AdvanceBio スピン 96-sample plate, 1/pk ※ 10-50 µL のサンプル用の 96 サンプルプレート。1 枚入。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。 コレクションプレート、シーリングマットは付属しません。	1 個	¥36,000 → <b>キャンペーン価格 ¥28,800</b>
1980-1103	AdvanceBio スピンカラム, <100 uL, 25/pk ※ 100 µL 以下のサンプル用のスピニングカラム。25 本入。コレクションチューブ付属。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。	1 個	¥29,000 → <b>キャンペーン価格 ¥23,200</b>
1980-1105	AdvanceBio スピンカラム, <1000 uL, 50/pk ※ 1000 µL 以下のサンプル用のスピニングカラム。50 本入。 5 kDa 以上のタンパク質または、10 bp/nt 以上のオリゴヌクレオチドに推奨。 50 mL 遠沈管は付属しません。スピニングカラムを 50 mL 遠沈管に取り付ける、 再利用可能なアダプタ 4 個付。	1 個	¥79,000 → <b>キャンペーン価格 ¥63,200</b>
1980-1106	AdvanceBio スピンカラムアダプタ, 8/pk ※ 1980-1105 に付属するアダプタ。8 個入。	1 個	¥11,000 → <b>キャンペーン価格 ¥8,800</b>
5043-9308	コレクションプレート, 96/1.2 mL, ラウンド, U 底, 27 mm, PP, 25 個	1 個	¥24,000 → <b>キャンペーン価格 ¥19,200</b>
5043-9312	コレクションプレート, 96/0.33 mL, ラウンド, V 底, 14 mm, PP, 25 個	1 個	¥11,000 → <b>キャンペーン価格 ¥8,800</b>
5042-1389	シーリングマット 96, ラウンド, スリット入り, シリコン, 50 個	1 個	¥64,000 → <b>キャンペーン価格 ¥51,200</b>

キャンペーン期間: 2024 年 11 月 5 日まで

※ご注文をお申し付けいただく際、**キャンペーンコード 2854** とご連絡ください。

アジレント・テクノロジー株式会社

DE98655263

〒192-8510 東京都八王子市高倉町 9-1

フリーダイヤル 0120-477-111

[www.agilent.com/chem/jp](http://www.agilent.com/chem/jp)

お願い/注意事項

※本リーフレット記載の『希望販売価格』『キャンペーン価格』は参考価格であり、販売店からの実際の販売価格ではございません。ご注文の際には販売店様へご確認くださいませようお願い申し上げます。

 **Agilent**  
Trusted Answers